

限時特惠 細胞實驗室必備

CCK-8 高效能細胞生長檢測超值組合！

Topcells
Topcells arise as we can

JET BIOFIL®

CellCount™ Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 是一款利用比色法檢測細胞存活率的檢測套組。本套組由華安醫學開發，團隊使用高純度化合物原料 WTS-8，提供台灣用戶價格實惠且具備卓越品質與效能的優質產品。

相較於 MTT 或 XTT 檢測法，CCK-8 檢測具有以下優勢

- 單一劑型操作容易
- 反應物水溶性更佳
- 檢測只需 1 小時 (MTT 需 4 小時)
- 毒性極低，細胞檢測後可持續培養
- 高檢測範圍 (1,000 ~ 25,000 cells/well)

優惠活動，即日起至 2026.09.30

優惠方案一

CCK-8 / 3,000r (#CC02-06)
+ 96well 或 24well TC plate
(#TCP-011-096/-024)

12,300 元 原價 17,700 元

優惠方案二

CCK-8 / 10,000r (#CC02-20)
+ 96well 或 24well TC plate
(#TCP-011-096/-024)

30,720 元 原價 42,700 元

快速操作流程



加入 100μL 細胞懸浮液
96孔盤 · 37°C 培養 24hr



加入 CCK-8 試劑
(10μL/well)




37°C 培養
1 至 4 小時



檢測 OD450nm 吸光值
計算細胞存活百分比


細胞生長測定

快速操作圖

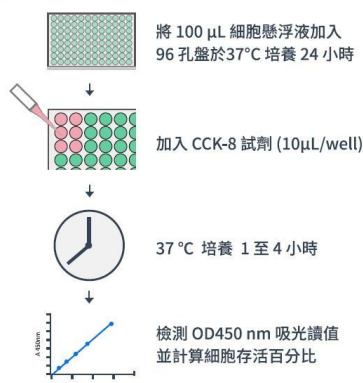

細胞生長測定

CellCount™ Cell Counting Kit-8 (CCK-8)
檢測細胞生長，吸光值線性 $R^2=0.99$

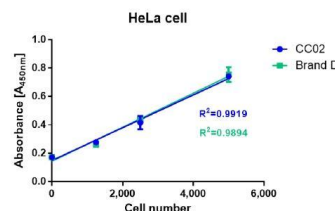

HeLa 細胞經序列稀釋，使用 CellCount™ Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 與競爭廠牌之同級產品檢測其生長情形。由檢測結果可知，兩款產品皆有優秀的吸光值與細胞數量之線性關係。

瑞柏生物科技股份有限公司

0800-086-555 rainbow@rainbowbiotech.com.tw

北區 02-2811-8200 桃竹苗 03-666-0116

中區 04-2315-2922 南區 07-5500-680

