



GCLTEC



Bambanker™ 細胞冷凍保存液

バンバンカー

無血清

隨取即用

直接加入離心後的細胞，即可冷凍保存

不需液態氮

細胞-80°C保存也不影響存活率

不需階段式降溫

直接-80°C保存即可

品質穩定

GMP認證&日本製造·不含血清

細胞銀行背書

大幅提升解凍後的細胞存活率，日本細胞銀行JCRB指定使用(儲存超過1,400種細胞株)

效期長達二年

冷藏(4°C)保存即可

每批產品均通過滅菌測試


確保不含內毒素·細菌·真菌·黴漿菌

對應細胞例


細胞株：3T3-L1·A431·ATDC5·BAEC·Balb/3T3·C2C12·Daudi·DT40·ECV304·H295R·HEK293·HEK293T·HeLa·HeLa S3·HepG2·HFF·Huh7·HL60·Jurkat·K562·KAI3·KATOIII·KHYG-1·KLM-1·MDCK·MEF·NIH3T3·OKT4·OP9·OVMANA·P3U1PANC-1·PC12·RAW264.7·RPE·SNL·TSU-Pr1·Vero...

初代細胞：小鼠胚胎幹細胞·小鼠脾臟淋巴球·人類B細胞株·人類γδT細胞·人類周邊血淋巴球·人類不死化肌生性細胞·狗CAR-T cell·靈長類B細胞株

懸浮型細胞

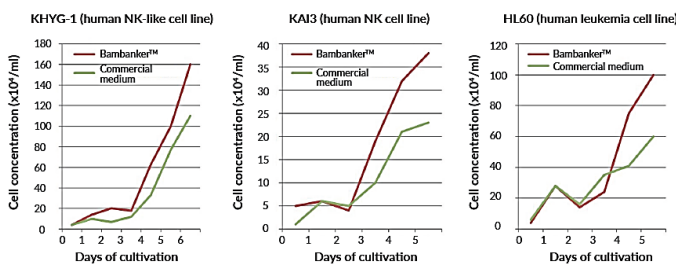

貼附型細胞

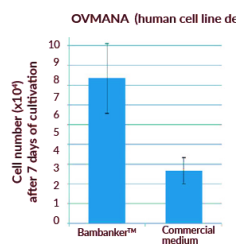

JCRB 研究員選取四種解凍後存活率低·增生也差的細胞株·改用Bambanker™冷凍保存·結果細胞狀況大幅改善


品名	貨號	包裝	適用細胞
Bambanker™ (Standard)	BB01	120mL	所有一般細胞株
	BB02	5 x 20mL	
Bambanker™ Direct	BBD01	20mL	融合瘤細胞
Bambanker™ hRM	BBH01	20mL	胚胎幹細胞(ES)及iPS幹細胞
	BBH03	120mL	
Bambanker™ DMSO Free	BBF01	20mL	對DMSO敏感之細胞

For Research Use Only


細胞於最健康的時期 (log phase) 取出



移至離心管準備離心

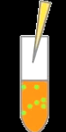

離心後去除上清液

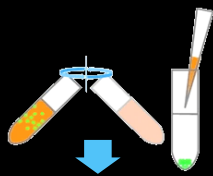

加入Bambanker™

1mL Bambanker™

對應 5x10⁵ - 1x10⁷ 個細胞



直接-80°C保存



瑞柏生技

北區 02-2811-8200 中區 04-2315-2922

0800-086-555 桃竹苗 03-666-0116 南區 07-550-0680



瑞柏
官方帳號
ID: @rainbowbio

LINE