
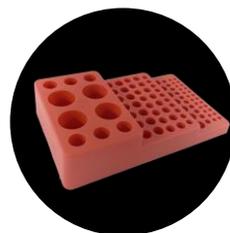


Bio^{mate}TM WB電泳槽及轉漬槽

搭配主機，可享6折選購零配件

(不限 vPAGE 或 v2PAGE，折扣後金額不可超過主機)

vPAGE (圖片顯示為二片膠電泳系統)

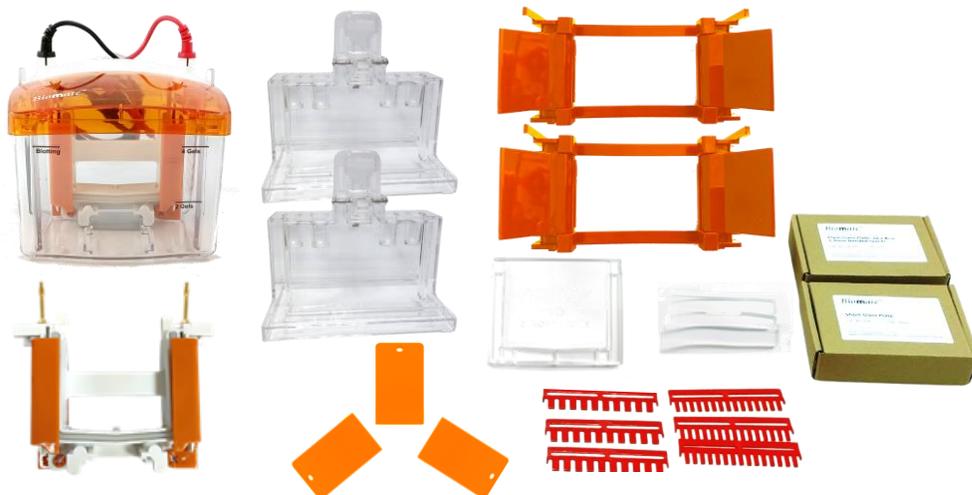

v2PAGE (圖片顯示為四片膠電泳系統)

與M牌同款，
但價格更實惠！



vPAGE 及 v2PAGE 二片膠電泳槽系統

含10孔齒梳 x 3、15孔齒梳 x 3、厚玻片 x 3、短波片 x 5、
製膠基座 x 2、製膠支架 x 2、密封防漏膠墊 x 3、主電極芯、
電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、垂直電泳槽上
蓋(帶電源線)、下槽
附玻璃晾乾架、離心管架

vPAGE 及 v2PAGE 四片膠電泳槽系統

含10孔齒梳 x 5、15孔齒梳 x 5、厚玻片 x 5、短波片 x 10、
製膠基座 x 4、製膠支架 x 4、密封防漏膠墊 x 5、主電極芯、
共用電極芯、電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、
垂直電泳槽上蓋(帶電源線)、下槽
附玻璃晾乾架、離心管架

** 可選任製膠厚度：0.75, 1.0, 1.5 mm **



瑞柏生物科技股份有限公司

RAINBOW BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

0800-086-555 rainbow@rainbowbiotech.com.tw

北區 02-2811-8200 桃竹苗 03-666-0116 中區 04-2315-2922 南區 07-550-0680



瑞柏

官方帳號

ID: @rainbowbio

LINE

電泳槽雙重奏，你想選哪一種？

vPAGE

還是

v2PAGE

與現有B牌系統通用

更好操作不漏膠的選擇



製膠支架

新式設計不漏膠


確認兩片玻璃 (短玻璃朝前) 與製膠支架平行，向外旋轉闔上兩側樞紐片，固定玻璃

“打開”製膠支架兩側樞紐片，即可放入玻璃 (短玻璃朝前)

“闔上”製膠支架兩側樞紐片，即可固定玻璃

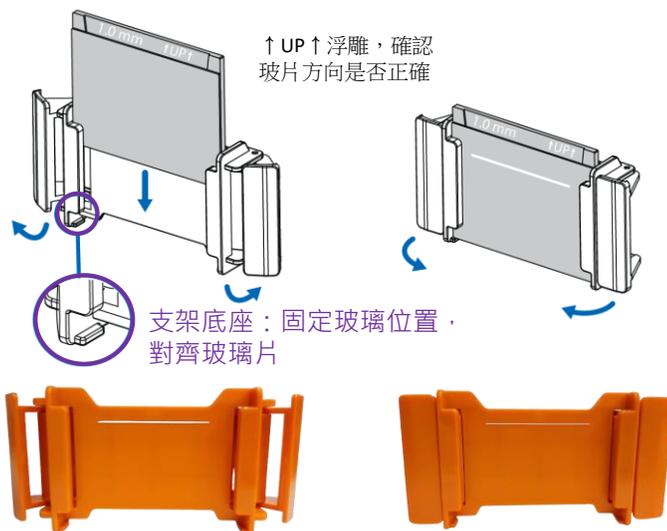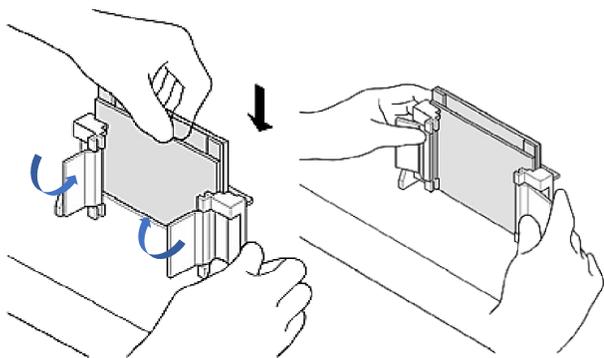


按壓製膠基座彈簧夾，並卡入含玻璃之製膠支架，將其夾緊

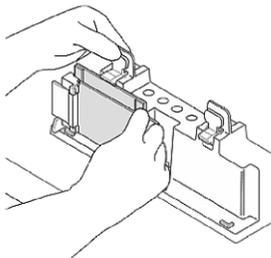

製膠基座

彈簧夾不易斷裂

夾鉗機制：製膠基座夾子往前(上)扳，即可將玻璃固定

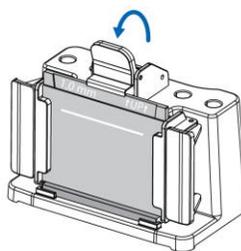



電極芯

水平內夾，玻璃不易破

雙手慢慢將電極芯夾子闔上，固定玻璃 (若只鑄一片膠，另一邊需使用電泳槽替代檔板)

往外平行移動，即可打開電極芯

往內平行移動，即可夾緊電極芯及玻璃

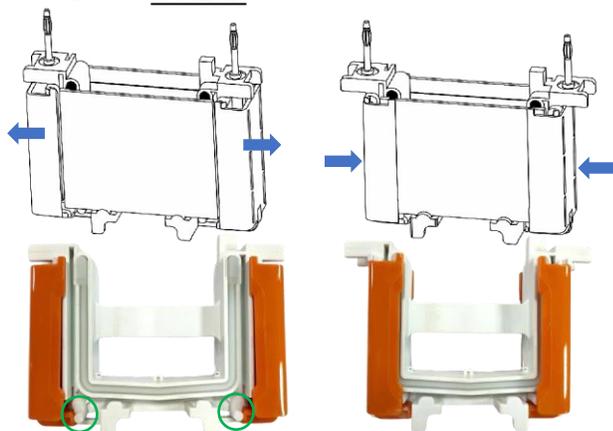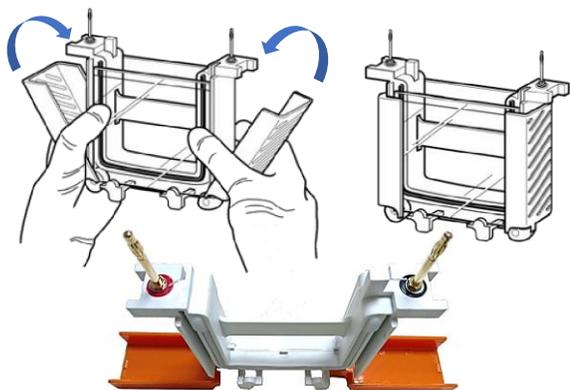

濕式轉漬系統

vBLOT2 二片膠



vBLOT4 四片膠



vBLOT2 二片膠電泳槽系統 (對應膠片尺寸: 7.5 x 10 cm)

含轉漬槽電極架、三明治夾板x 2、海綿墊(黑) x 5、冰盒x 2、垂直電泳槽上蓋(帶電源線)、下槽

vBLOT4 四片膠電泳槽系統 (對應膠片尺寸: 8 x 9.6 cm)

含轉漬槽電極架、三明治夾板x 4、海綿墊(黑) x 10、冰盒x 2、垂直電泳槽上蓋(帶電源線)、下槽、附玻璃晾乾架、離心管架



搭配Major Science電源供應器，
跑膠及轉漬都輕鬆不費力~

基本款

Mini Pro 300V 電源供應器 (MINI-300)



- 兩組輸出插槽
- 輕量化及小體積(重量約1公斤)
- 可定電壓或定電流操作
- 電壓電流設定最小調整刻度為1伏特或1毫安培
- 輸出電壓：300 伏特
- 輸出電流：400 毫安培
- 輸出功率：60 瓦
- 定時警示功能
- 安全裝置(無負載偵測，包覆式插頭與插座)
- 可搭配水平或垂直電泳
- 2階段程序(program) 控制

熱門款

Lively 300V 電源供應器 (MP-310)



- 四組電力輸出插槽
- 體積小巧可疊放(重量約2公斤)
- 可定電流或定電壓操作
- 2.4吋彩色液晶螢幕，顯示即時電壓、電流等資訊
- 輸出電壓：300 伏特
- 輸出電流：700 毫安培
- 輸出功率：150 瓦
- 設定時間到時自動斷電並有鈴聲提醒
- 先進的安全設計(無負載檢測、洩漏檢測、過熱保護、過載檢測等等)
- 內建常見基本實驗標準運作模式或手動編程模式
- 實驗室基本DNA、RNA、蛋白質電泳與西方點漬法(WB) 等應用
- 可設定30個程序(program)，每個程序可設定6個步驟



產品編號	品名	包裝
VBLOT2MINI	二片膠小型轉漬套組 *含VBLOT2轉漬電極架、VBLOT2三明治夾板 x 2、 VBLOT2海綿墊 x 5、冰盒 x 2 (不含槽蓋/下槽)	1組
產品編號	品名	包裝
VBLOT2E	VBLOT2 二片膠轉漬槽電極架	1個
VBLOT4E	VBLOT4 四片膠轉漬槽電極架	1個
產品編號	品名	包裝
VLID	VPAGE/V2PAGE/VBLOT2 上蓋 (含專用電纜線)	1個
V4LID	VBLOT4 上蓋 (含專用電纜線)	1個
產品編號	品名	包裝
VTANK	VPAGE/V2PAGE/VBLOT2 下槽	1個
V4TANK	VBLOT4 下槽	1個
產品編號	品名	包裝
VPC	專用電纜線 (紅/黑)	1組
產品編號	品名	包裝
VBLOT2TC	VBLOT2 三明治夾板	2個/包
VBLOT4TC	VBLOT4 三明治夾板	2個/包
產品編號	品名	包裝
VBLOT2SP	VBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm)	5片/包
VBLOT4SP	VBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm)	10片/包
產品編號	品名	包裝
VBLOT2SPW	VBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm), 白色	5片/包
VBLOT4SPW	VBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm), 白色	10片/包



產品編號	品名	包裝
CAST-STG	密封防漏膠墊 (砂膠, 透明白)	5片/包
CAST-STGV2	密封防漏膠墊 (V2PAGE用)	5片/包
產品編號	品名	包裝
VPAGE-EU	U 型密封圈	2條/包
產品編號	品名	包裝
VPAGE-EC	電極芯夾子	2個/包
V2PAGE-EC	電極芯夾子 (V2PAGE用)	2個/包
產品編號	品名	包裝
VPAGE-EBP	主電極芯	1個
V2PAGE-EBP	主電極芯 (V2PAGE用)	1個
產品編號	品名	包裝
VPAGE-EFP	共用電極芯	1個
V2PAGE-EFP	共用電極芯 (V2PAGE用)	1個
產品編號	品名	包裝
DUMMY	電泳槽替代檔板	1個
產品編號	品名	包裝
GEL-REL	剝膠簾	1個
產品編號	品名	包裝
ROL	VBLOT Roller 滾輪	1支



產品編號	品名	包裝
COMB075-10	齒梳 (), 0.75 mm , 10孔	5支/包
COMB075-15	齒梳 , 0.75 mm , 15孔	5支/包
COMB100-10	齒梳 , 1.0 mm , 10孔	5支/包
COMB100-15	齒梳 , 1.0 mm , 15孔	5支/包
COMB150-10	齒梳 , 1.5 mm , 10孔	5支/包
COMB150-15	齒梳 , 1.5 mm , 15孔	5支/包
產品編號	品名	包裝
GP075S	厚玻片 , 0.75 mm 邊條	5片/盒
GP100S	厚玻片 , 1.0 mm 邊條	5片/盒
GP150S	厚玻片 , 1.5 mm 邊條	5片/盒
產品編號	品名	包裝
SGP	短玻片	10片/盒
產品編號	品名	包裝
CAST-LEVER	製膠基座彈簧夾	1個
CAST-ST	製膠基座	1個
CAST-STV2	製膠基座 (V2PAGE用)	1個
產品編號	品名	包裝
CAST-FR	製膠支架	1個
CAST-FRV2	製膠支架 (V2PAGE用)	1個
產品編號	品名	包裝
VBLOT-CP	冰盒	1個
產品編號	品名	包裝
GEL-LG	10孔上樣托架	1個